

Hot Spatula of RTC 2F Cauter-Handleiding



Veiligheid

- 1 Voor het in gebruik nemen eerst de gebruiksaanwijzing lezen
- 2 Stekker alleen in een daarvoor geschikt stopcontact steken.
- 3 Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, voor het openen voor reparatie, en voor reiniging en onderhoud.
- 4 Wanneer het apparaat gereed is voor gebruik niet onbewaakt verlaten
- 5 Buiten het bereik van kinderen houden.
- 6 Maak het apparaat alleen schoon volgens instructie.
- 7 Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
- 8 Het apparaat alleen aansluiten op deugdelijke stopcontacten.
- 9 Gebruik en opslag van het apparaat in een droge ruimte
- 10 Bij een defect aan het apparaat deze niet gebruiken
- 11 Gebruik alleen toebehoren, reserveonderdelen en zogenaamde voetjes van deze fabrikant.
- 12 Het apparaat alleen gebruiken waar het voor is bestemd.
- 13 Pas op voor elektrische schokken. Gedurende het werken met dit apparaat voorkom lichamelijk contact met gearde oppervlakken (leidingwerk, radiatoren etc.)

Gebruik

Deze RTC2F Heated Spatula is een veelzijdig gereedschap toegepast bij het conserveren van schilderijen, muurschilderingen, steen, papier, zegels, etc. Dit is een essentieel toevoeging aan elk restauratie atelier met de volgende voordelen:

- Ergonomisch, licht, stevig, duurzaam handvat.
- Nauwkeurige temperatuur regeling tussen 20 - 200 C
- Grote verscheidenheid aan "voetjes"

Hot Spatula of RTC 2F Cauter-Handleiding

Technische specificaties:

Temperatuur bereik	20-199 C
Afrees nauwkeurigheid	1% FS
Regel nauwkeurigheid	2% FS
Regel methode	PD
Netspanning	230V/50Hz
Transformator	40 W / 24 V
Vermogen	40 W
Dimensie	15 x 11 x 15 cm
Gewicht	1,8 Kg
Isolatie klasse	II

De Hot spatula RTC-2F"bestaat uit RTC thermostaat, bout, clip om de bout in weg te zetten en een plastic opberg koffertje.

Naamschild:

- Naam en type apparaat
- Stroomvoorziening systeem en maximaal vermogen
- Elektrische isolatie klasse
- Fabrikant, jaar, productienummer
- CE verklaring conformiteit

Stroomvoorziening


Het apparaat mag alleen aangesloten worden op stroomvoorziening met hetzelfde voltage als op het naamschild staat vermeld, en functioneert alleen op enkele fase 230 Volt stroomvoorziening.

Hot Spatula of RTC 2F Cauter-Handleiding

Gebruik en reinigen

Haal De regelthermostaat uit het koffertje, plaats de bout houder in de schuif op de thermostaat. Steek de stekker van de bout achter in de thermostaat. Schroef het gekozen "voetje" voor gebruik op de bout. Plaats de bout met voetje in de houder op de thermostaat. Sluit het apparaat aan op het stopcontact en stel de gewenste werktemperatuur in met de draaiknop op de voorzijde van het apparaat. Het voetje zal in enkele minuten de gewenste werktemperatuur bereiken. Elk contact met het te verwerken materiaal zal een kleine daling in temperatuur van het voetje geven. De thermostaat warmt dan automatisch bij tot de ingestelde temperatuur.

LET OP! Het vervangen van het voetje is handmatig wacht totdat het voetje voldoende is afgekoeld. Een voetje draait los door tegen de klok in te draaien. Vastdraaien is met de klok mee.

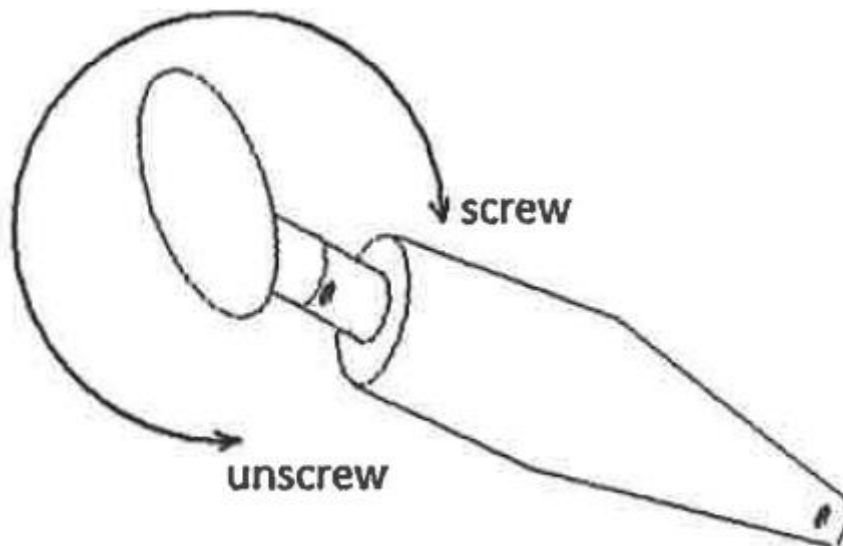

Het is verboden om het schroefje in de bout los te draaien, deze borgt het metaal in het houten handvat.

Kalibratie is uitgevoerd op basis van "voetje nr 1". Hou er rekening mee dat er kleine temperatuur afwijking bij de andere voetjes kunnen bestaan. Dit kan enkele graden verschillen. De temperatuur zal hoger uitvallen bij de kleinere voetjes en lager bij de grotere voetjes.

Om langdurig plezier van uw apparaat te behouden zijn de volgende zaken van belang:

- Schroef het te gebruiken voetje met "gevoel" op de bout. Forceer niks, en vast is vast.
- Smeer de schroefdraad van de bout af en toe in met siliconen vet.
- Voorkom dat het apparaat langer dan 1 uur ongebruikt aan staat.
- De verchroomde delen regelmatig met een zachte iets vochtige doek reinigen.
- De verhitte delen van het apparaat mogen geen contact maken met de de kabels.

Hot Spatula of RTC 2F Cauter-Handleiding

- Voorkom dat de kabel tijdens het werken volledig strak komt te staan, verplaats de regelaar niet door aan de kabel te trekken.

Hot Spatula Cauter RTC 2F

is in conformiteit (module A-768/2008/EC) volgens directieven EC:

Laag voltage apparatuur 2006/95/EC

Electromagnetisch compatibiliteit 2004/108/EC


En is geproduceerd conform de volgende nationale standaarden:

EN 61010-1 Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik

EN 61010-2-010 Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik - Deel 2-010: Bijzondere eisen voor laboratoriumapparatuur voor het verhitten van materialen

EN 60335-1 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen

EN 55014 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission

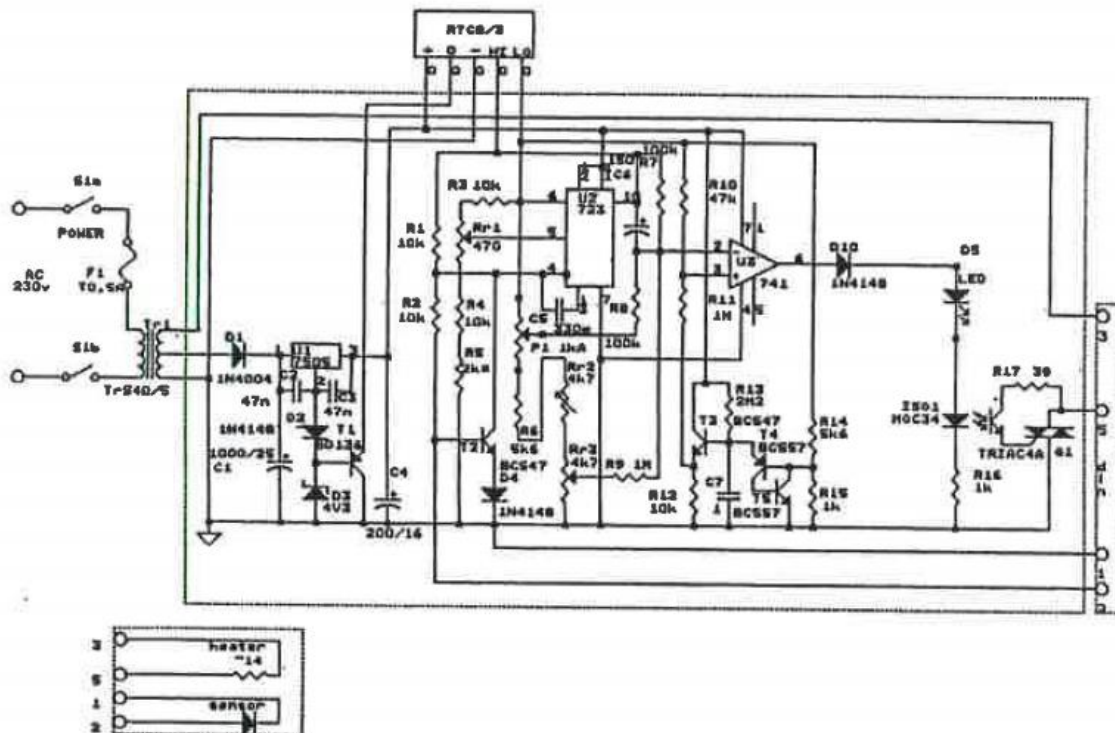

Garantie

De fabrikant geeft garantie op een correct werkend apparaat voor een periode van 12 maanden gerekend vanaf de datum van aanschaf, onder voorwaarde dat het apparaat is toegepast zoals in deze handleiding is beschreven.